



**Balance compacte**

**S30 néo**

**S30 i néo**

**MANUEL D'UTILISATION..... Fr**

<b>1 - CONSIGNE AVANT INSTALLATION</b> .....	2
<b>2 - MISE A NIVEAU</b> .....	3
<b>3 - DESCRIPTION DU CLAVIER</b> .....	3
<b>4 - FONCTION PESAGE-TARAGE</b> .....	4
<b>5 - FONCTION COMPTAGE DE PIECES</b> .....	5
<b>6 - ACTIVATION DU MODE COMPTAGE</b> .....	6
<b>7 - CALIBRATION - AJUSTAGE</b> .....	7
<b>8 - CONFIGURATION DES PARAMETRES</b> .....	11
<b>9 - MESSAGES D'ERREUR</b> .....	12
<b>10 - BATTERIE RECHARGEABLE</b> .....	12
<b>11 - DONNEES TECHNIQUES</b> .....	12

## **1 CONSIGNE AVANT UTILISATION**

Avant la première utilisation de la balance, lisez attentivement les informations contenues dans la présente notice. Vous y trouverez des instructions essentielles sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. B3C ne peut pas être tenu responsable en cas de non respect des consignes mentionnées ci-après : mettre l'appareil hors tension avant toute opération de maintenance ou de réparation. Une installation non-conforme annule la validité de la garantie. Les caractéristiques de raccordement électrique doivent correspondre aux valeurs spécifiées sur le bloc d'alimentation réf **32302 (100-240V, 50/60HZ 12V DC 800mA)**.

### **NETTOYAGE**

Nettoyez la balance avec un chiffon humide et/ou un détergent ordinaire. Ne pas employer de produit abrasif et/ou corrosif.

### **MAINTENANCE**

La balance ne nécessite aucune intervention de maintenance programmée. Il est toutefois conseillé de vérifier la précision de la balance à intervalles réguliers.

### **REMARQUES**

Conformément aux directives 2014/30/UE et 2014/35/UE, cet appareil est protégé contre les perturbations radioélectriques. Les valeurs affichées par l'appareil peuvent toutefois être affectées par une exposition à de très fortes perturbations d'origine électrostatique ou électromagnétique, provoquées par l'utilisation d'un émetteur radio ou d'un téléphone portable à proximité immédiate de l'appareil, d'un appareil insuffisamment protégé. Dès que ces perturbations disparaissent, l'appareil doit fonctionner normalement mais il peut s'avérer nécessaire de l'éteindre et de le rallumer aussitôt. Cet appareil est un instrument de mesure. Par conséquent, les courants d'air, les vibrations, les brusques variations de température et l'exposition directe au soleil peuvent affecter les valeurs de pesée affichées.

### **GARANTIE – RESPONSABILITÉ**

**Cet équipement est un appareil de mesure.**



La garantie ne sera pas applicable pour les dommages ayant les causes suivantes : mauvais stockage, montage ou erreur de mise en service par l'utilisateur ou un tiers, usage inapproprié, inadéquat ou exagéré, modification, erreur ou négligence au niveau de la manipulation, usure naturelle, influences chimiques, électrochimiques et toutes causes extérieures non imputables à la responsabilité de B3C. Si des facteurs d'ordre opérationnel, climatique ou autres devaient entraîner une modification essentielle des conditions d'utilisation ou de l'état du matériel, la garantie d'un bon fonctionnement global des appareils deviendra sans objet. Toujours conserver l'emballage d'origine en cas d'éventuelle réexpédition.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


La balance doit être placée dans un environnement protégé des courants d'air, des produits corrosifs, des vibrations et des températures ou humidités extrêmes. Tous ces facteurs peuvent affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

## 2 MISE A NIVEAU

Utilisez le niveau à bulle et les 4 pieds réglables pour mettre la balance de niveau.

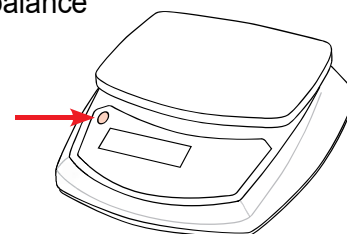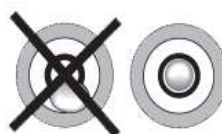

## 3 DESCRIPTION DU CLAVIER

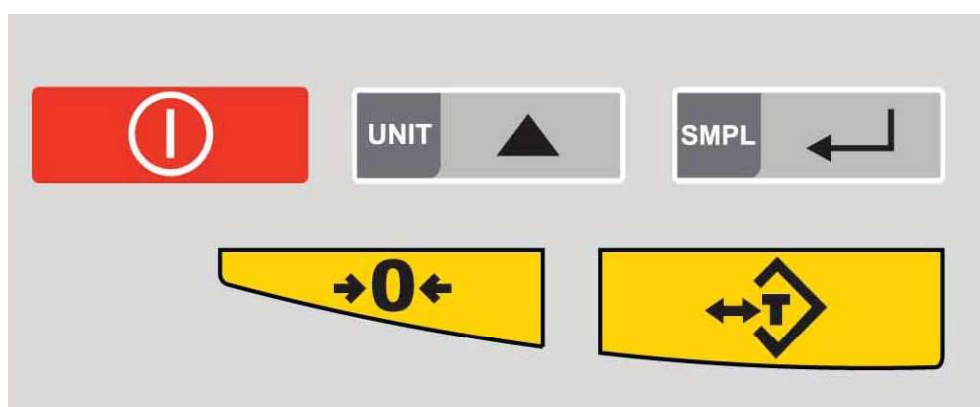

**Touche de tare.**



**Remise à zéro.  
Défilement des unités (0..9).**




**Sélection du mode comptage.  
En mode calibration, validation des paramètres.**



**En mode pesage, sélection des unités.  
En mode comptage, sélection de la valeur de l'échantillon.  
En mode calibration, pour avancer de gauche à droite.**

## 4 FONCTIONS PESAGE - TARAGE

### 4.1 - REMISE A ZERO MANUELLE

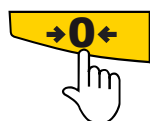

Quand la balance déchargée n'indique pas zéro, appuyez sur cette touche pour la remise manuelle du zéro. La plage de remise en zéro est limitée



### 4.2 - PESAGE AVEC TARE



Le voyant **NET** s'affiche à l'écran.




#### **NOTE :**

La fonction Tarage s'utilise sur 100% de la portée de la balance.


## 5 FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES

Vérifier la paramétrage § 6.


5.1

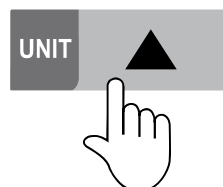

5.2 Restez appuyé jusqu'à l'affichage 10.


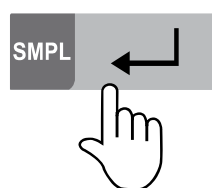


5.3 Sélectionnez la valeur d'échantillonnage.

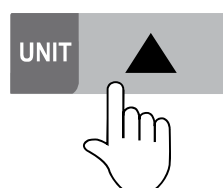


10		10 pcs
20		20 pcs
30		30 pcs
50		50 pcs
100		100 pcs

5.4 Placez les pièces dans le récipient.

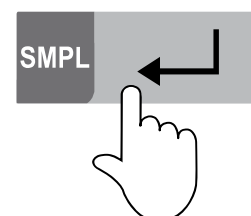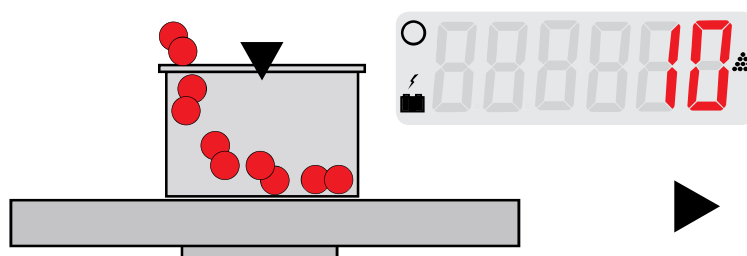

### RETOUR AU MODE PESAGE


Appuyez sur  pour revenir au mode pesage.

### NOTE

Plus l'échantillon est grand, plus le calcul du poids unitaire sera précis.

## 6 ACTIVATION DU MODE COMPTAGE

**ATTENTION BALANCE ETEINTE**

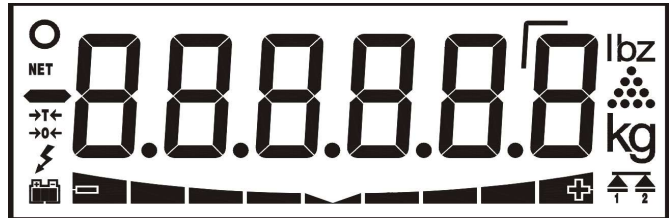

(a)	kg
(b)	lb
(c)	g
(d)	oz
(e)	<b>Pcs</b>
(f)	----

(a) (b) (c) (d) **(e)** (f)

S30-I-3000 NEO	3kg/0,2g	00 10 12
S30-3000 NEO		
S30-I-6000 NEO	6kg/0,5g	00 10 12
S30-6000 NEO		
S30-I-15000 NEO	15kg/1g	1000 10
S30-15000 NEO		
S30-I-30000 NEO	30kg/2g	1000 10
S30-30000 NEO		

Pour activer le mode comptage, entrez la valeur 1 en **(e)**.



Pour changer de digit



Pour changer la valeur  
(0....9)




Pour valider

## 7 CALIBRATION - AJUSTAGE


G

### ETAPE 1 INITIALISATION DES DONNEES USINE

**ATTENTION** BALANCE ETEINTE

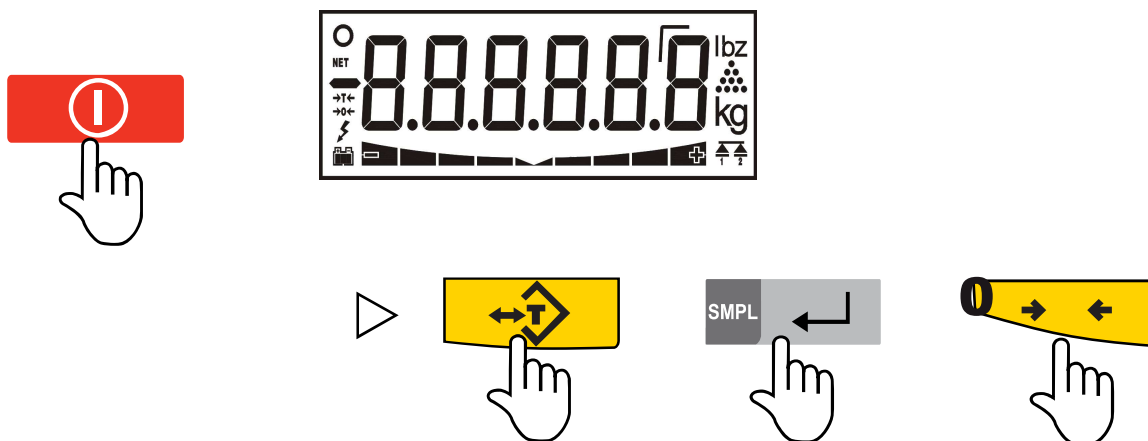


A la mise sous tension, appuyez **simultanément** sur les 3 touches.

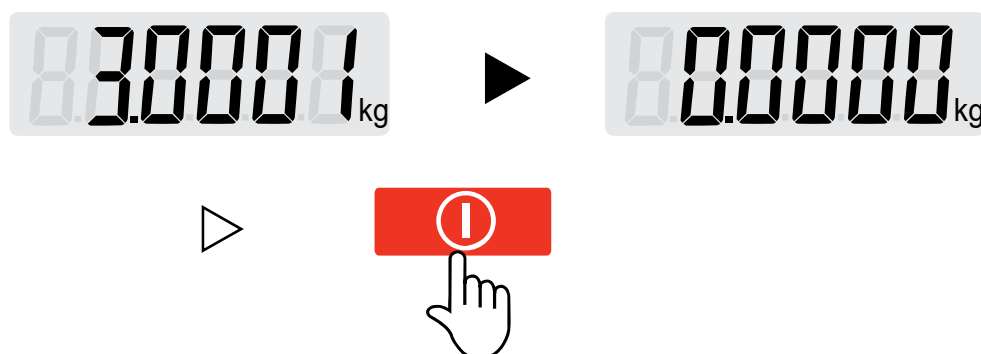

### ETAPE 2 CALIBRATION

**ATTENTION** BALANCE ETEINTE

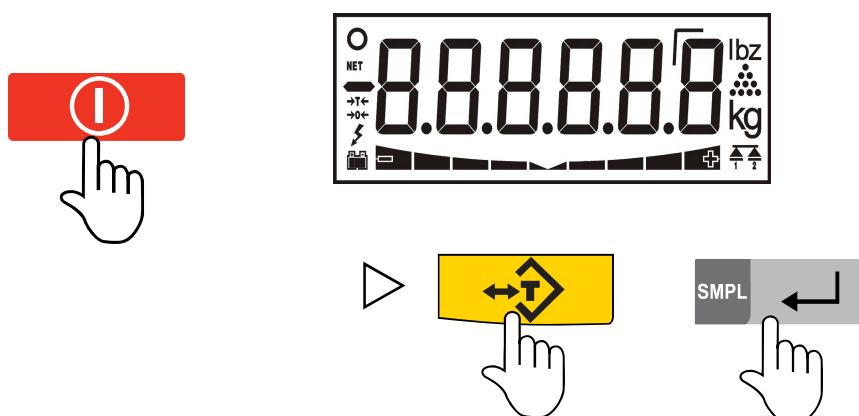

A la mise sous tension, appuyer **simultanément** sur les 2 touches.

	3kg/0,2g	6kg/0,5g	15kg/1g	30kg/2g
<b>ETAPE 3</b>	02	05	01	02

UNIT ▲	Sélection de la valeur (01 ou 02 ou 05)
SMPL ↵	Validation

	3kg/0,2g	6kg/0,5g	15kg/1g	30kg/2g
<b>ETAPE 4</b>	00000	00000	0000	0000

→0←	Sélection (0.0000 ou 0.00)
SMPL ↵	Validation

	3kg/0,2g	6kg/0,5g	15kg/1g	30kg/2g
<b>ETAPE 5</b>	030000	060000	015000	030000

→0←	Changement de digit (30000 ou 15000 ou 6000)
UNIT ▲	Changement de valeur (0..9)
SMPL ↵	Validation

**ETAPE 6**






## ETAPE 7




## ETAPE 8

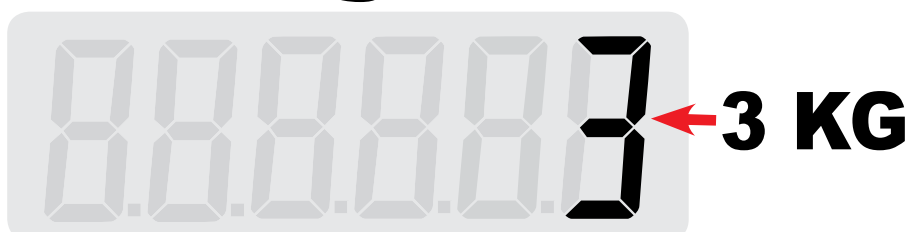


	Changement de digit
	Changement de valeur (0..9)

## ETAPE 9

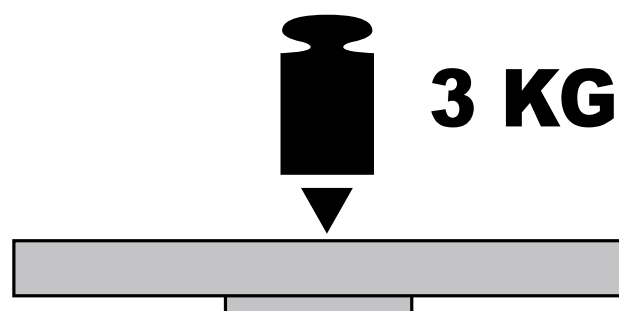


## ETAPE 10 PROGRAMMATION DES UNITES

**ATTENTION BALANCE ETEINTE**


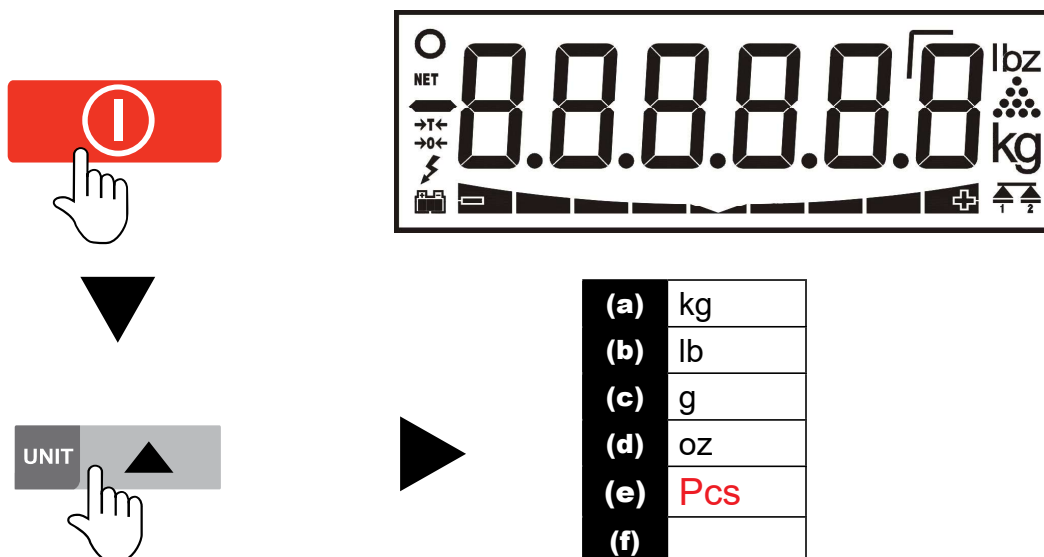


	3kg/0,2g	6kg/0,5g	15kg/1g	30kg/2g
<b>Sans</b> comptage (Par défaut)	001002	001002	101000	101000
<b>Avec</b> comptage	0010 <b>12</b>	0010 <b>12</b>	1010 <b>10</b>	1010 <b>10</b>

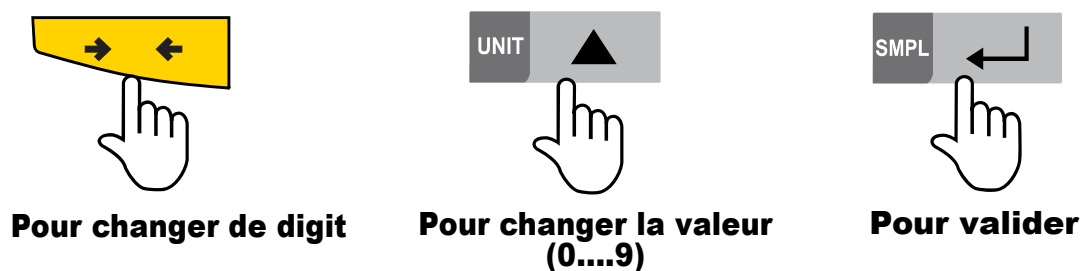


## 8 CONFIGURATION DES PARAMETRES


### ATTENTION BALANCE ETEINTE

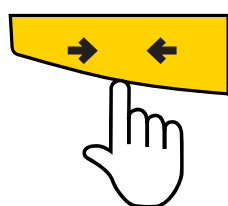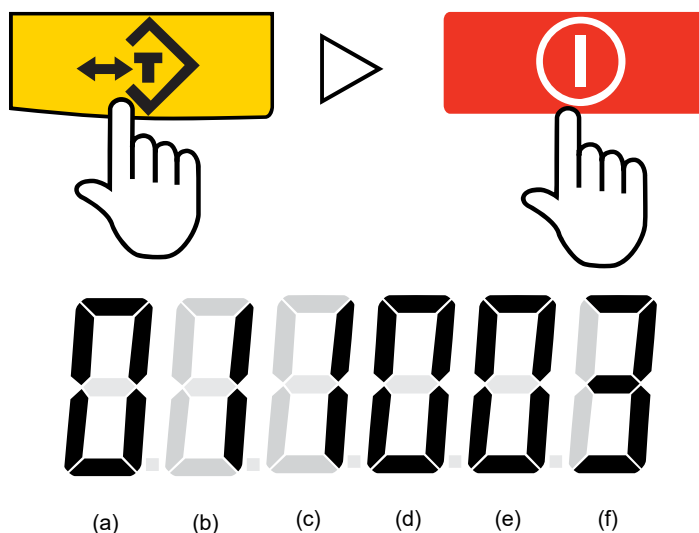

Pour changer de digit

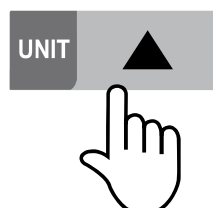

Pour changer la valeur  
(0...9)

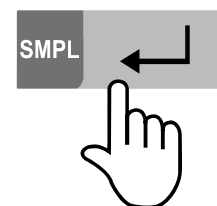

Pour valider

	0 =	1 =	2 =	3 =	4 =	5 =
<b>(a)</b> Rétro-éclairage	<b>Auto</b>	Allumé	Eteint			
<b>(b)</b> Filtre de stabilité	Elevé	<b>Moyen</b>	Bas			
<b>(c)</b> Rattrapage du zéro	+/- 0d	<b>+/- 0,5d</b>	+/- 1d	+/- 1,5d		
<b>(d)</b> Auto-Off	<b>no</b>	5min	10min	15min	30min	
<b>(e)</b> Zéro automatique	<b>+/- 0d</b>	+/- 1d	+/- 2d	+/- 3d	+/- 4d	+/- 5d




Eteindre la balance

## 9 MESSAGES D'ERREUR

[ LO-bat ]	Voltage faible - Batterie à recharger ( <b>bloc ou batterie à changer</b> ).
[ B Err ]	Bip sonore : erreur de tension ( <b>Vérifier la tension du bloc et de l'accu</b> ).
[ ----- ]	1) <b>A la mise sous tension, vérifier que le plateau est vide.</b> 2) <b>Surcharge capteur ou erreur de mesure : recalibrer la balance.</b>

## 10 BATTERIE

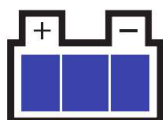


### ATTENTION



1) Débranchez l'adaptateur du secteur quand la batterie est chargée au maximum.

2) La batterie doit être rechargée dès que le symbole clignote. Si la balance n'est pas utilisée durant une longue période, il est recommandé de déconnecter la batterie.

 Batterie chargée.

 Batterie déchargée : à recharger immédiatement.

**NOTE : Si la balance n'a pas été utilisée pendant un long moment, la batterie se décharge et ne fonctionne plus. Elle devra être remplacée (hors garantie).**

## 11 DONNEES TECHNIQUES

Désignations	S30-3000 S30-I-3000 NEO	S30-6000 S30-I-6000 NEO	S30-15000 S30-I-15000 NEO	S30-30000 S30-I-30000 NEO
Plage de pesée (max.)	3kg	6kg	15kg	30kg
Lecture	0,2g	0,5g	1g	2g
Bloc secteur réf.32302	<b>Input 100-240V AC 50/60HZ - Ouptut : 12V DC 800mA</b>			
Batterie réf.32276	6V5.0 AH			
Température d'utilisation	S30 : +10° à 40°C			
Hydrométrie	S30 : max 80%			
Dimensions hors tout (mm)	(L) 291 x (P) 298 x (H) 98			
Plateau amovible (mm)	(L) 250 x (P) 197			
Poids Net (kg)	4,3kg			
Unités	kg, lb, g, oz, PCS			
Tare	100%			
Chargement batterie	Min : 12 heures			
Capacité de résistance -	120% de la portée			

b3c  
pesage

Sérénité

www.b3c-pesage.fr



**DECLARATION OF EC CONFORMITY  
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ  
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
VERKLARING CONFORMITEIT EG  
DECLARAÇÃO (CE) DE CONFORMIDADE**

MANUFACTURER - FABRICANT - FABRICANTE - PRODUTTORE - HERSTELLER - VERDELER

**B3C SAS**

ADRESS - ADRESSE - DIRECCIÓN - INDIRIZZO - ADRES - MORADA

**10 Boulevard des Alliés 91720 MAISSE - FRANCE**

E-MAIL

**b3c@orange.fr**

PRODUCT - PRODUIT - PRODUCTO - PRODOTTO - BEZEICHNUNG - PRODUÇÃO

**GB - Compact scale S30 / S30i neo / S60**

**FR - Balance compacte S30 / S30i neo / S60**

**NL - Electronische weegschaal Reeks S30 / S30i neo / S60**

**ES - Balanzas electrónicas S30 / S30i neo / S60**

**IT - Bilance elettroniche S30 / S30i neo / S60**

**POR - Balanças industriais S30 / S30i neo / S60**

The indicated balances respect the following European Standards

Cet appareil est conforme aux directives européennes en vigueur

Las balanzas indicadas anteriormente cumplen las siguientes Normas Europeas

Le bilance indicate precedentemente soddisfare le seguenti Norme Europee

Die aufgeführten Waagen respektieren folgende europäische Normen

Het toestel voldoet aan volgende normen

As balanças cumprem as seguintes Normas da CEE

**2014/30/UE - 2014/35/UE**





# B3C pesage

Sérénité



01 64 99 34 34



01 64 99 33 55

